

デジタルシリンジ eVol バッテリー交換手順

- ① +ドライバーで本体背面のネジを外します。
- ② 本体背面のカバーを取り外します。
- ③ 本体に接続されているコネクタを、本体から丁寧に引き抜きます。

- ④ バッテリーを固定しているテープを外し、古いバッテリーと、新しいバッテリーを交換します。
- ⑤ 新しいバッテリーをテープ等で固定し、コネクタを本体に接続します。コネクタには向きがありますので注意して接続してください。無理な力がかかると端子が破損する可能性があります。
- ⑥ 本体背面カバーを戻し、電源が入ることを確認してください。

